


 **HITBOT** 慧灵科技

Z-EEF-20S 产品手册

Z-EFG-20S Product Manual

产品：四轴机器人/六轴机器人/末端执行器/智能电缸

行业：医疗行业/6C行业/新零售行业/教育行业.....

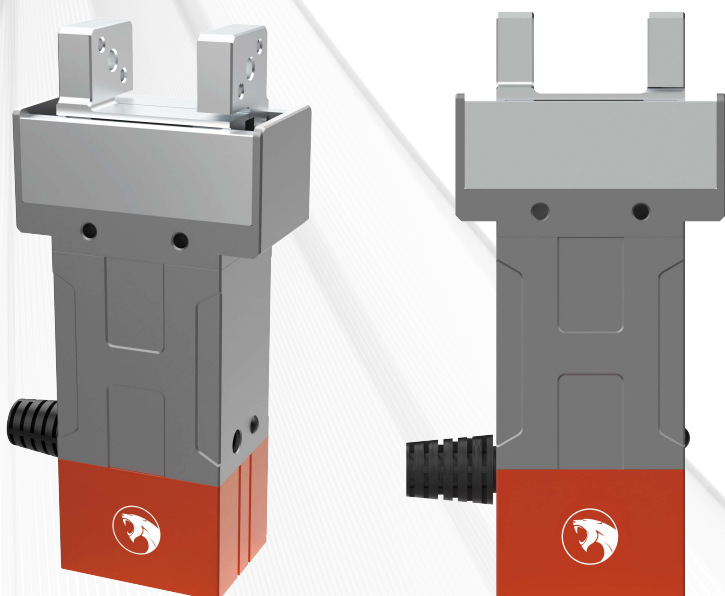


慧灵科技(深圳)有限公司
Huiling-tech Robotic Co.,Ltd.



电动夹爪 Z-EFG-20S


推动一场电动替换气动的革命, 国内首家内部集成伺服系统的小型电动夹爪

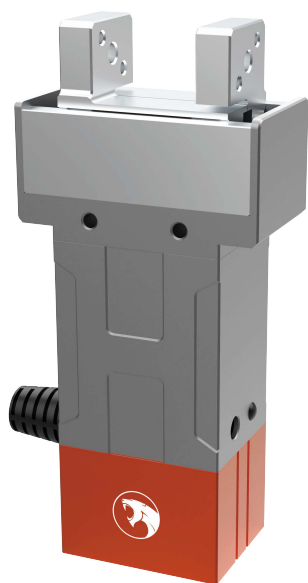

产品特点


- 采用伺服电机
- 末端可更换, 适配各种需求
- 夹取鸡蛋、试管、圆环等易碎易变形物体
- 适用实验室、医院等无气源场合

高度集成

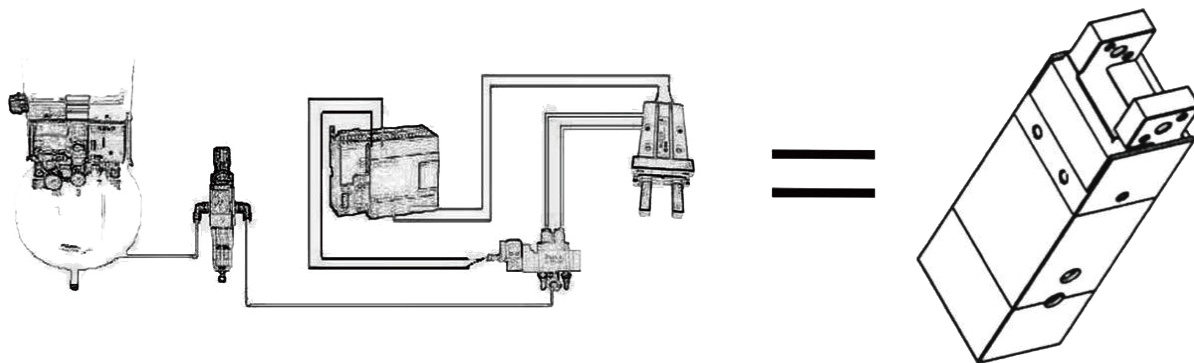


- 完美替代空压机+过滤器+电磁阀+节流阀+气动夹爪
- 千万次循环使用寿命, 与日本传统气缸保持一致


应用场景图

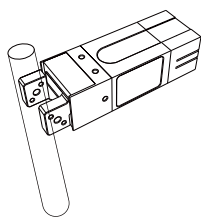


易碎场景一（如试管）

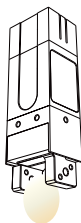


易碎场景二（如鸡蛋）

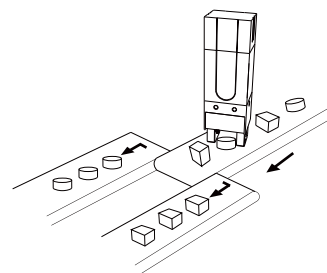


凌乱摆放，零件的排序和选别

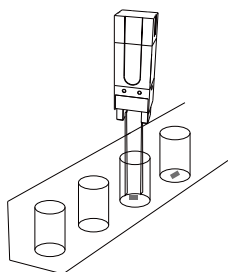


狭窄场景下的夹持

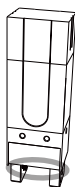

易变形场合（如圆环）

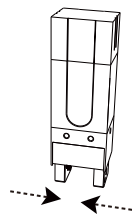


软接触高频率场合

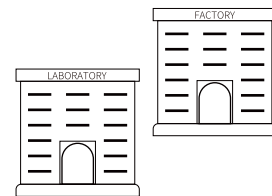

医疗、新零售、3C行业等应用场合

规格参数

说明项	参数
总行程	20mm (不可调)
夹持力	8~20N (可调)
重复定位精度	±0.02mm
推荐夹持重量	≤0.3kg
传动方式	齿轮齿条+交叉滚子导轨
运动元件油脂补给	每六个月或者动作一百万次/回
单向行程运动最短时间	0.15s
运动方式	二指平动
重量	0.35kg
尺寸规格	43*24*93.9mm
工作电压	24V±10%
额定电流	0.2A
峰值电流	0.6A
功率	5W
防护等级	IP20
电机类型	伺服电机
使用温度范围	5~55°C
使用湿度范围	35~80%RH (不结霜)

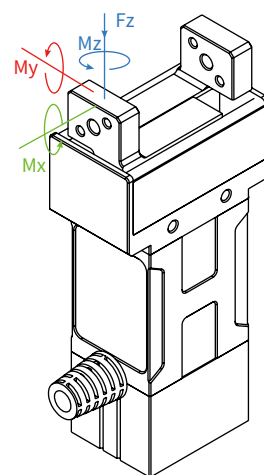

垂直方向容许静负荷

Fz: 150 N

负载允许力矩


Mx: 2.1 N·m

My: 2.34 N·m

Mz: 2 N·m



尺寸安装图

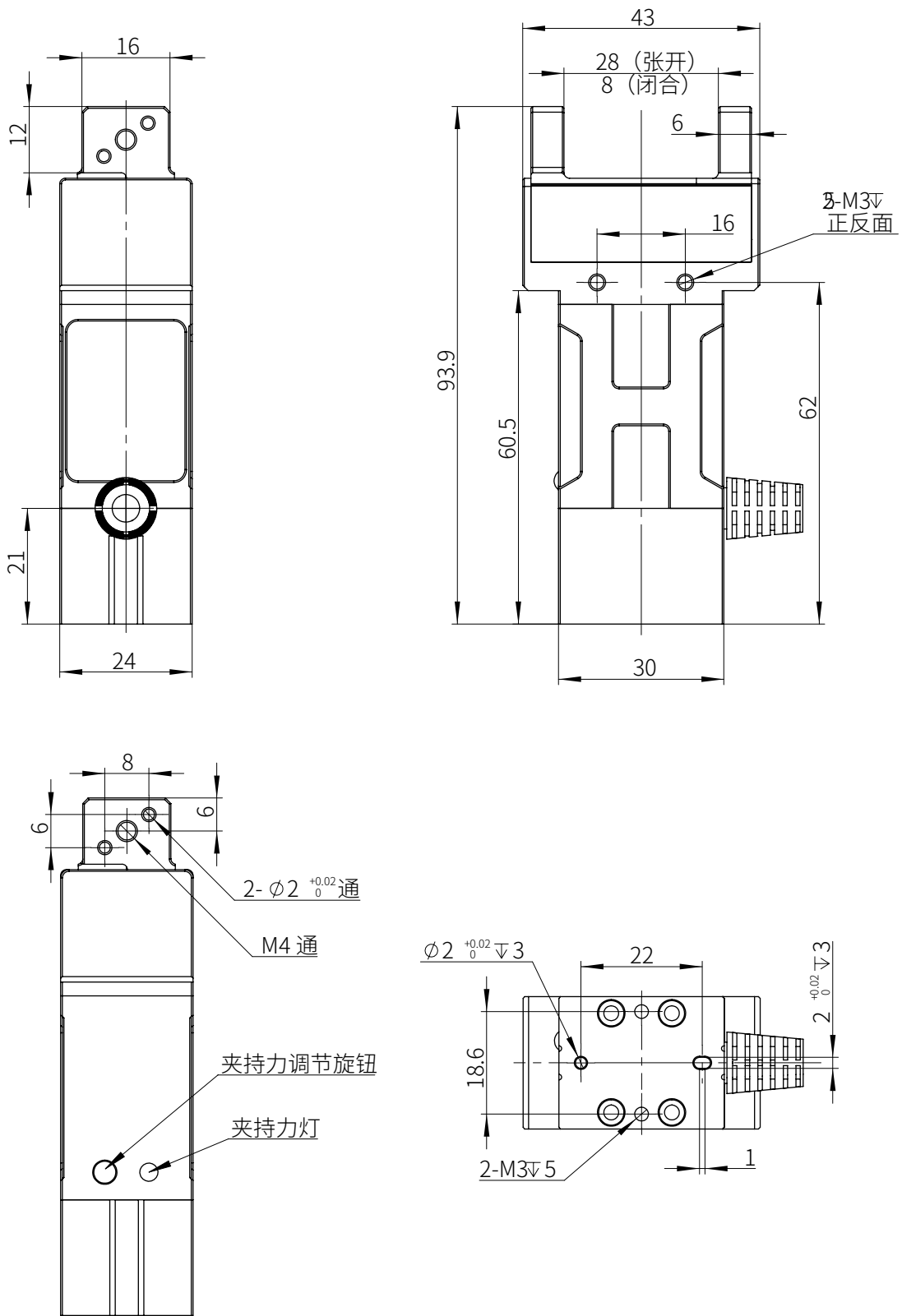

线序说明

线序说明 (NPN)

灰色线	黑色线	功能	说明	备注
红	粉	+24V	供电	必接
黑	灰	GND	供电	必接
绿	橙	控制信号 (控制夹持或松开)	<ul style="list-style-type: none"> ·若控制器逻辑电平是24V，直连I/O口即可内部为光耦串联上拉2.2K电阻至内部24V ·若输出为NPN型I/O直连I/O即可 ·若控制器输出为PNP型，请选择PNP型夹爪 	必接
黄	黄	信号输出	<ul style="list-style-type: none"> ·可不接，只读信号，显示LED的状态 ·运动时输出0V，运动结束时漏极开路输出 	选择连接

* 解释说明

1. 电位器位于：电爪侧面指示灯旁
2. 出厂时电位器默认是3档

线序说明 (PNP)

灰色线	黑色线	功能	说明	备注
红	粉	+24V	供电	必接
黑	灰	GND	供电	必接
绿	橙	控制信号 (控制夹持或松开)	<ul style="list-style-type: none"> ·若控制器逻辑电平是24V，直连I/O口即可内部为光耦串联2.2K电阻 ·若控制器逻辑电平是24V PNP，直连I/O口即可 ·若控制器输出为NPN型，请选择NPN型夹爪 	必接
黄	黄	信号输出	<ul style="list-style-type: none"> ·可不接，只读信号，显示LED的状态 ·运动时输出24V，运动结束时漏极开路输出 	选择连接

* 解释说明

1. 电位器位于：电爪侧面指示灯旁
2. 出厂时电位器默认是3档



注意事项

其中必须接的线有，+24V，GND，控制信号（控制方向，夹持或者松开）。

工作流程

1. 调整夹持力：根据所需要的力度调整旋钮
2. 连接电源线和信号线，给夹爪上电，这个时候指示灯亮，夹爪处于无力状态
3. 给夹爪控制信号（橙色线）输入有效信号（NPN和PNP电平不一样），夹爪张开，无信号或信号无效时夹爪闭合。

指示灯旋钮示意图

档位	颜色	夹持力
4	黄	20N
3	绿	16N
2	蓝	12N
1	淡青	8N
无效区域	红	无效

Z-EFG-20S出线实物图



电动夹爪Z-EFG-20S常见问题汇总

1. 旋转有同心度要求，如果两边靠近，是否每次都在中间位置停止？

答：是的，存在<0.1mm的对称误差，重复精度0.02。

2. 产品包含前端的夹具部分吗？

答：不包含，用户需要根据实际夹取的物品自行进行夹具的设计。另外，慧灵也会提供少许夹具库，请联系销售人员获取。

3. 驱动控制器是否包含在内，需要额外付钱吗？

答：内置，不需要额外收费，夹爪金额已包含控制器费用。

4. Z-EFG-20S可以单指运动吗？

答：不可以，单指运动的夹爪正在研发中，具体情况请联系销售人员。

5. Z-EFG-20S的运行速度是多少？

答：Z-EFG-20S单向走完全行程，用时0.15s，来回0.3s。

6. Z-EFG-20S的夹持力是多少，如何调节？

答：8-20N，通过旋钮调节。

7. Z-EFG-20S的夹持行程如何调节？

答：Z-EFG-20S不支持调节行程。

8. 该电动夹爪是否防水？

答：IP防护等级20。

9. Z-EFG-8S使用什么电机？

答：伺服电机。

10. 被夹取物品大于20mm是否可以用Z-EFG-8S或者 Z-EFG-20S的夹爪？

答：可以，8mm和20mm都是指有效行程，而非被夹取物体的尺寸，被夹取对象最大到最小的尺寸差在8mm之内，可以用Z-EFG-8S夹取，被夹取对象最大到最小的尺寸差在20mm之内，可以用Z-EFG-20S夹取。

11. 如果一直工作，电动夹爪的电机是否会发热过度？

答：专业测试，Z-EFG-20S在大约30度的气温环境下持续夹持，表面温度不会超过60度。

 **HITBOT** 慧灵科技
让自动化更简单



HITBOT 官网

慧灵科技 (深圳) 有限公司
Huiling-tech Robotic Co.,Ltd.

电话: 0755-36382405

邮箱: hitbot@hitbot.cc

网址: www.hitbot.cc

地址: 深圳市宝安区西乡街道航城大道
华丰国际机器人产业园 E 栋二层

版本号: V_2023.05.25